
Cod. LG501

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE 0.1 G



OPTIKA S.r.l.

Via Rigla, 30 – 24010 Ponteranica (Bergamo) – Italia
Tel. +39 035 571392

1. INTRODUZIONE
2. OPERAZIONI
3. TARA
4. FUNZIONE DI CONTEGGIO
5. CALIBRAZIONE
6. SPECIFICHE TECNICHE
7. MESSAGGI DI ERRORE

1. INTRODUZIONE

- Non caricare mai la bilancia oltre la capacità massima.
- Evitare qualsiasi esposizione a calore o freddo estremi; la bilancia funziona meglio quando opera a temperatura ambiente. Lasciare sempre acclimatare la bilancia per almeno un'ora prima dell'uso.
- Prima della calibrazione attendere circa 30-60 secondi, per permettere la stabilizzazione dei componenti interni.
- Tenere la bilancia in un ambiente pulito: polvere, sporco, umidità, vibrazioni, correnti d'aria e la stretta vicinanza ad altri strumenti elettronici possono inficiare l'affidabilità e l'accuratezza della bilancia.
- Nonostante questa bilancia sia progettata per essere molto resistente, maneggiare con cura, appoggiando con gentilezza gli oggetti da pesare sul piano dello strumento, per evitare danneggiamenti irreversibili al sensore interno.
- Evitare di scuotere la bilancia: è uno strumento di precisione e deve essere maneggiato con la massima cura.
- Utilizzare la bilancia solamente su un piano orizzontale e privo di vibrazioni.

2. OPERAZIONI

Posizionare la bilancia su una superficie piana orizzontale.

1. Premere il tasto [ON/OFF] per accendere la bilancia.
2. Attendere finché viene visualizzata la scritta "0.0".
3. Posizionare gli oggetti da pesare sul piano della bilancia.
4. Premendo il tasto [MODE] è possibile cambiare l'unità di misura.
5. Per spegnere la bilancia, tenere premuto il tasto [ON/OFF].

3. TARA

1. Accendere la bilancia come descritto sopra.
2. Posizionare un contenitore sul piano della bilancia.
3. Premere il tasto [TARE] e attendere finché viene visualizzata la scritta "0.0".
4. Aggiungere l'oggetto di cui si vuole conoscere il peso netto.

4. FUNZIONE DI CONTEGGIO

1. Accendere la bilancia e attendere sul display LCD la scritta "0.0".
2. Posizionare sul piano della bilancia 25, 50, 75 o 100 pezzi degli articoli che si desidera pesare e contare.
3. Premere il tasto [PCS] e tenerlo premuto per 2 secondi; il display LCD mostrerà un numero random, per esempio "100".
4. Premere il tasto [MDOE] per selezionare il numero corretto di pezzi posizionati sulla bilancia.
5. Premere di nuovo il tasto [PCS] per confermare; sul display LCD comparirà ora nell'angolo la scritta "pcs", per mostrare che la bilancia si trova nella modalità di conteggio.
6. Rimuovere il campione dalla bilancia.
7. Ora è possibile posizionare qualsiasi numero di articoli sulla bilancia e sul display si leggerà il conteggio dei pezzi.
8. Si può passare dalla modalità di peso a quella di conteggio premendo rispettivamente i tasti [MODE] e [PCS].

5. CALIBRAZIONE

1. Accendere la bilancia e attendere sul display LCD la scritta "0.0".
2. Premere il tasto [CAL] finché sul display si visualizza la scritta "CAL", quindi rilascia il tasto.
3. Premere nuovamente il tasto [CAL] finché sul display si visualizza la scritta "CAL" seguita dal peso di calibrazione richiesto.
4. Posizionare il peso richiesto al centro del piano della bilancia, quindi sul display verrà visualizzata la scritta "PASS" e la bilancia ritorna alla normale modalità di peso.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Portata massima: 1000 g

Sensibilità: 0.1 g

Range di tara: tara a piena capacità

Auto off: dopo 120 secondi

Temperatura di utilizzo: da 10 a 30°C

Display: LCD a 6 cifre

Alimentazione: adattatore incluso o batterie 4xAA

5. MESSAGGI DI ERRORE

- | | |
|--------|--|
| [Err] | Ricalibrare la bilancia. |
| [OUT2] | Ricalibrare la bilancia. |
| [OLD] | Bilancia in sovraccarico, rimuovere immediatamente il peso in eccesso. |
| [UnST] | Posizionare la bilancia su una superficie stabile. |
| [PASS] | Calibrazione andata a buon fine. |

OPTIKA[®]
S C I E N C E
I T A L Y

OPTIKA S.r.l - Copyright

Riproduzione vietata anche parziale